



危险

请务必在关闭装置电源、关闭光源电源的状态下进行灯的更换。

另外，灯亮的时候灯周边会变热。实施更换作业时，请关闭光源电源后，在灯完全变冷的状态下进行。有灼伤的危险。


请不要直接看灯的光。可能会损伤眼睛。

1. 请按下控制器正面的电源按钮off。

DEUTERIUM(氘灯)

2. 氘灯Lamp更换。

测定用Lamp在设备的后部。

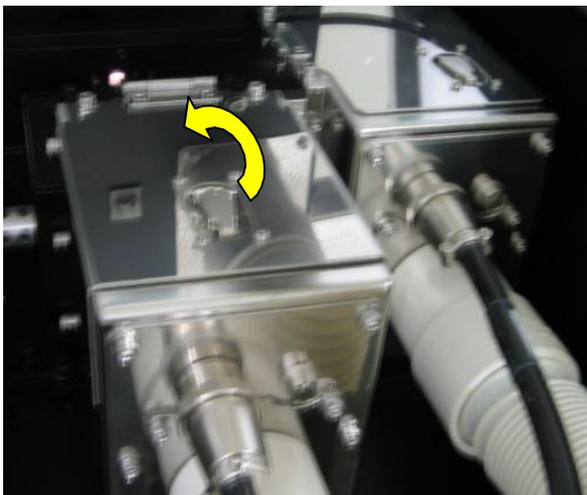


左边是氘灯，右边是卤素灯。。


更换氘灯的话，拿起灯罩的把手打开盖子。



3. 取下接头。

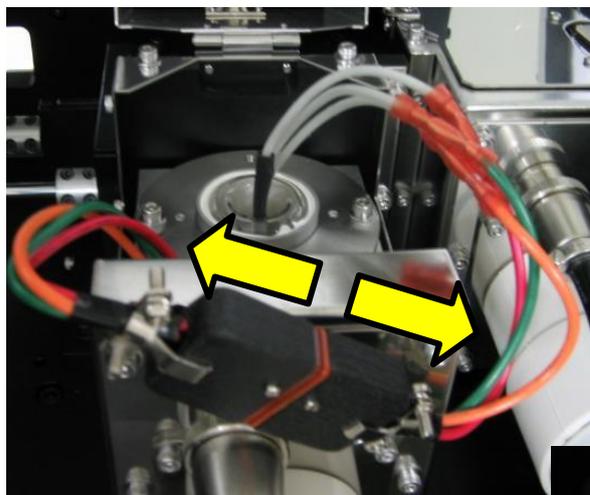


4. 取下灯罩固定的M3螺丝2个。

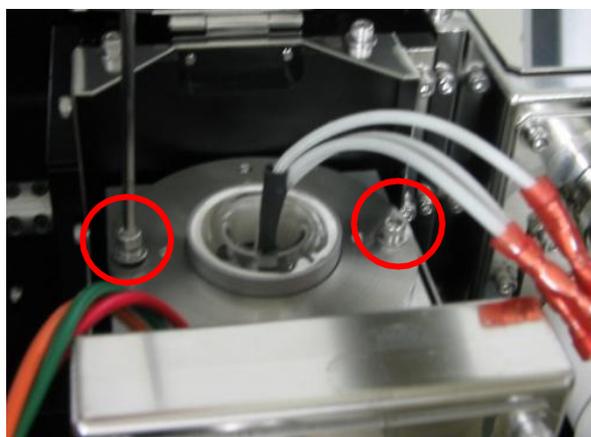

5. 取下Lamp。

灯罩由2个定位pin决定固定的位置、从垂直方向取出。氙灯的顶部尖角会稍微突出一些。定位pin的部分（8 mm左右）垂直向上取出后稍微向后方偏一点取出。

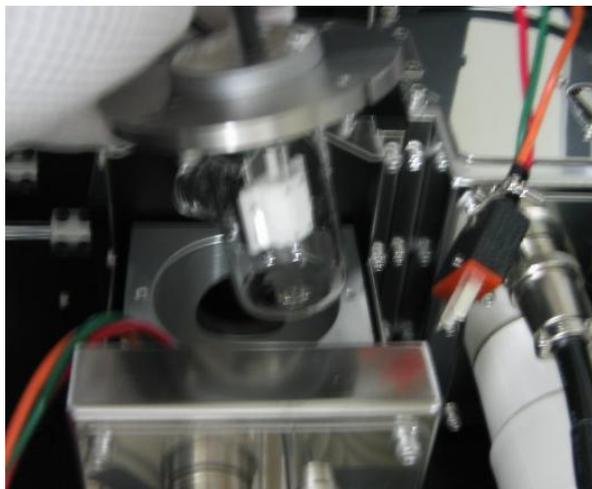

6. 取下固定灯罩的2个M3螺丝、从灯罩上取下Lamp。




7. 安装请按照与拆卸相反的步骤进行。



HALOGEN(卤素)

8. 卤素灯更换。


卤素灯的更换，从侧面掀起灯罩盖子。

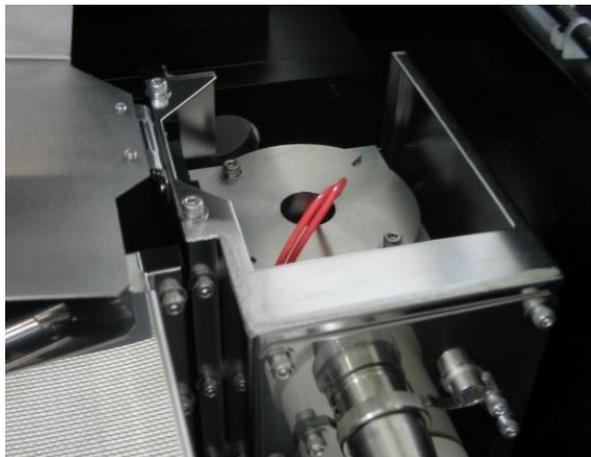


9. 取下接头。

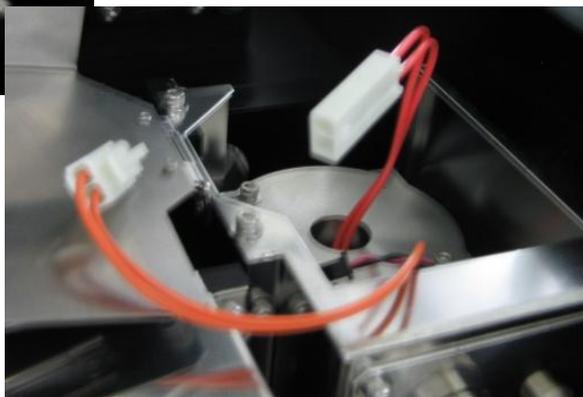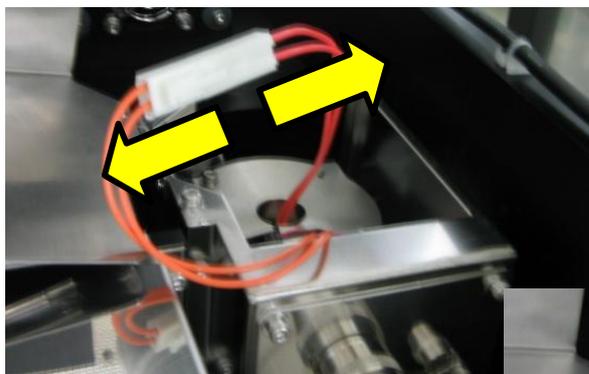

10. 取下固定灯罩的2个M3螺丝。

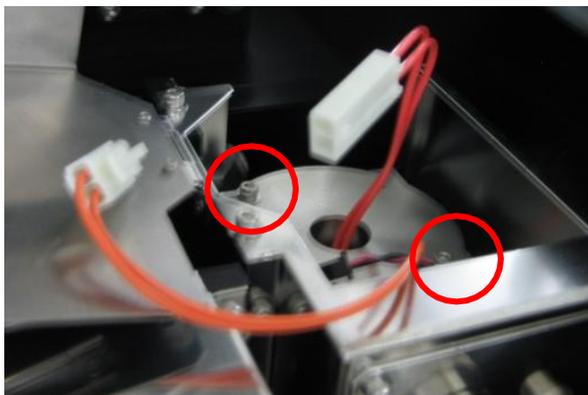


11. 取出Lamp。
灯罩垂直取出。

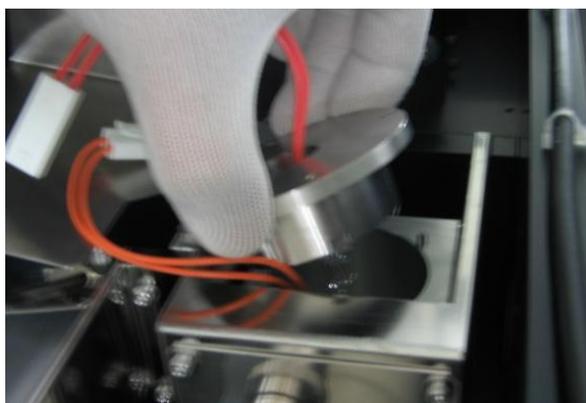

12. 从灯罩上取下lamp。Lamp有3个M3的螺丝固定。



13. 从灯罩上取下lamp。

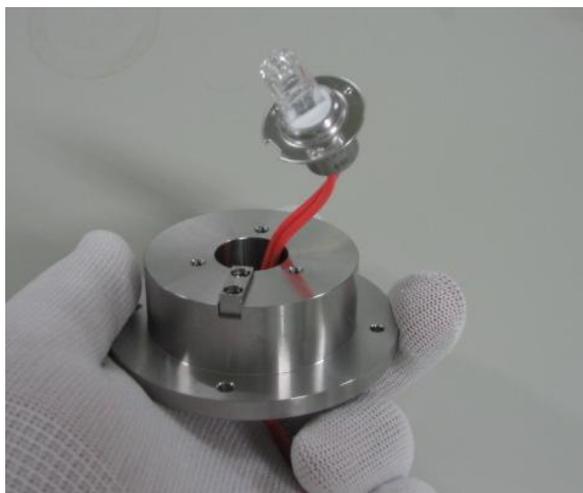

14. 安装请按照与拆卸相反的步骤进行。